



产品货号:

货号	名称	外观颜色	Abs _{max} /Em (nm)	A ₂₈₀ /A _{max} or C _f (protein)	Extinction coefficient(ε)	Optimal DOL(IgG)	MW
YS0023	YF®350 SE (YF®350 琥珀酰亚胺酯)	棕色	349/448	0.14	18,000	4-6	693.8
YS0033	YF®405S SE (YF®405S 琥珀酰亚胺酯)	类白色	399/421	0.7	33,000	5-10	1030.3
YS0030	YF®488(5) SE (YF®488(5) 琥珀酰亚胺酯)	橙色	490/513	0.1	76,000	7-9	833.9
YS0031	YF®620 SE (YF®620 琥珀酰亚胺酯)	蓝色	617/639	0.45	115,000	5-6	937
YS0032	YF®488(5)-1 SE (YF®488(5)-1 琥珀酰亚胺酯)	橙色	490/513	0.1	76,000	7-9	1081.2
YS0018	YF®633 SE (YF®633 琥珀酰亚胺酯)	蓝色	630/650	0.48	100,000	4-7	919
YS0019	YF®488(6)-2 SE (YF®488(6)-2 琥珀酰亚胺酯)	橙色	491/512	0.1	76,000	7-9	1081.2
YS0020	YF®488(6)-X SE (YF®488(6)-X 琥珀酰亚胺酯)	橙色	491/512	0.1	76,000	7-9	947.1
YS0029	YF®532 SE (YF®532 琥珀酰亚胺酯)	红色	523/545	0.09	81,000	4-7	825.0
YS0036	YF®555 SE (YF®555 琥珀酰亚胺酯)	红色	550/561	0.08	150,000	3-6	1178.5
YS0022	YF®568 SE (YF®568 琥珀酰亚胺酯)	红色	573/595	0.46	88,000	5-6	893.0
YS0027	YF®594 SE (YF®594 琥珀酰亚胺酯)	紫红色	585/609	0.56	92,000	4-7	921.0
YS0024	YF®640 SE (YF®640 琥珀酰亚胺酯)	蓝色	641/658	0.37	105,000	4-7	1146.4



YS0064	YF [®] 640-4 SE (YF [®] 640-4 琥珀酰亚胺酯)	蓝色	641/658	0.37	105,000	4-7	1393.7
YS0065	YF [®] 640-5 SE (YF [®] 640-5 琥珀酰亚胺酯)	蓝色	641/658	0.37	105,000	4-7	1569.9
YS0035	YF [®] 647A SE (YF [®] 647A 琥珀酰亚胺酯)	蓝色	648/664	0.03	240,000	3-6	1259.7
YS0025	YF [®] 660 SE (YF [®] 660 琥珀酰亚胺酯)	蓝色	661/679	0.51	100,000	4-7	1101.4
YS0021	YF [®] 680 SE (YF [®] 680 琥珀酰亚胺酯)	深蓝色	679/700	0.32	140,000	5-6	1125.4
YS0056	YF [®] 750 SE (YF [®] 750 琥珀酰亚胺酯)	深绿色	747/770	0.03	250,000	2-5	1285.7

产品规格: 1 mg

储存条件: -20°C避光保存, 有效期见外包装。

产品介绍

YF[®] SE (or NHS ester)是我司生产的具有氨基反应活性的一类荧光染料。该类染料的SE基团可以与氨基基团反应生产稳定的酰胺键。相比于市面上其他同类染料, YF[®]是稳定性更强、水溶性更好、荧光强度更优的新一代荧光染料。

我们还提供小批量抗体标记试剂盒Super-n-stain[®] Antibody Labeling Kits (S6011), 可在30 min内标记5-100 μg抗体, 而无需纯化步骤, 简单方便。

使用方法 (以标记 IgG 抗体为例)

1. 实验材料

(1) IgG: IgG 不可含有能与染料反应的胺类化学物质, 如氨基酸、Tris、BSA、明胶等。如果 IgG 中含有此类化学物质, 应用 pH~7.4 的 PBS 缓冲液预先透析处理。叠氮类化合物的存在不会影响标记反应。

(2) 无水 DMSO

(3) NaHCO₃

(4) 葡聚糖凝胶 G-25 透析柱

(5) PBS 缓冲液 (pH~7.4)

(6) NaN₃

(7) BSA



UElandy Inc.

Tel:0512-88965152

Web:www.uelandy.com

2. 标记方法和步骤

(1) 准备标记抗体

用 0.1 M 的 NaHCO_3 溶液 (pH~8.3) 稀释抗体, 使抗体终浓度为 2.5 mg/mL。如果产品预先用磷酸盐缓冲液稀释, 如 PBS 缓冲液 (不含胺基类化合物), 那么可以直接在该缓冲液中加入约 1/10 体积 1M 的 NaHCO_3 母液, 使 NaHCO_3 终浓度为 0.1 M。

注: 蛋白浓度为 2.5 mg/mL 时, 标记效率大概为 35%, 蛋白浓度低于 2.5 mg/mL 也可用于标记, 但标记效率会降低。当蛋白浓度高于 5 mg/mL 时, 标记效率可能更高。由于缓冲液和蛋白纯度存在差异性, 因而更精确的标记效率由实操条件决定。如果蛋白浓度过低, 可以通过超滤法进行浓缩。

(2) 准备染料储存液

室温预热一管 1 μmole 的 YF® SE, 在管中加入 0.1 mL 的无水 DMSO, 充分涡旋溶解染料, 配制浓度为 10 mM 的染料储存液。如果使用更微量的蛋白进行标记反应, 那么染料需要稀释至更低浓度。

注: a. 剩余的染料储存液应于 -20°C 低温存放, 以备后续使用。如果使用无水 DMSO 配制染料储存液, 那么染料至少可以保存一个月。

b. 染料也可以用去离子水配制, 但是由于染料在水中会缓慢水解, 所以水配制的储液最好现配现用。

(3) 标记反应步骤

a. 搅拌或涡旋混匀蛋白溶液, 逐步滴加 15-25 μL 的染料储存液 (10 mM), 使染料/蛋白的摩尔比在 9:1 至 15:1 的范围内。

YF® SE 标记 IgG 抗体的 DOL (结合于每个蛋白分子上的染料数量) 范围请参考上表。

b. 在室温下搅拌反应 1 h, 微量标记时也可在摇床上振荡孵育 1 h。

注: 在进行结合反应的同时, 进行步骤 2(4), 平衡葡聚糖凝胶 G-25 透析柱。

(4) 从反应液中分离标记蛋白

a. 用 PBS 缓冲液 (pH~7.4) 平衡葡聚糖凝胶 G-25 透析柱 (10 mm×300 mm)。

b. 将步骤 3(b) 反应溶液加入柱子, 并用 1×PBS 缓冲液洗脱。首先洗脱出来的着色带是染料-蛋白结合物。

注: a. 对于小规模标记反应, 为了避免过度稀释产物, 可以使用超滤装置去除结合物中的自由染料。

b. 当结合反应完成后, 如不及时分离染料-蛋白结合物, 可以加入 50 μL 1M 赖氨酸终止反应。多数情况下, 不需要此操作, 因为剩余的未反应的染料在反应最后已经被充分水解。

3. 确定 DOL

(1) 蛋白浓度的确定

抗体浓度可通过以下公式计算:

$$C(\text{mg/mL}) = \{ [A_{280} - (A_{\text{max}} \times C_f)] / 1.4 \} \times \text{稀释因子};$$

a. C 是指实验收集的抗体浓度;

b. 稀释因子是指在光度测量时的稀释倍数;

c. A_{280} 和 A_{max} 分别是指在 280 nm 处的吸光度以及在吸收波长处的吸光度;

d. C_f 是校正因子, YF® SE 染料的 C_f 值请参考上面表格;

注: 过柱洗脱的蛋白溶液直接用于吸光度检测可能浓度过大, 因此需要稀释到大约 0.1 mg/mL。稀释倍数 (即稀释因子) 需要从起初抗体数量 (比如 5 mg) 以及蛋白液洗脱的总体积来进行预估。



(2) DOL 的估算

DOL 通过下式计算：

$$DOL = (A_{max} \times Mwt \times \text{稀释因子}) / (\epsilon \times C)$$

- a. A_{max} , 稀释因子, C 值在 3(1)中已经明确；
- b. Mwt 是指 IgG 的分子量(150,000)；
- c. ϵ 是 YF® SE 的摩尔吸光系数, 参考第一页表格；
- d. 标记 YF® SE 的 IgG 抗体最适 DOL 值, 请参考第一页表格, DOL 值会波动, 但也能得到很好的实验效果。

注意事项

1. 标记的蛋白如需长期储存, 推荐加入 5-10 mg/mL BSA 和 0.01-0.03% NaN_3 , 以防止蛋白变性和微生物滋生。放置于 4°C 避光保存。若加入了终浓度为 50% 的甘油, 可放 -20°C 保存。可稳定保存一年以上。
2. 操作过程注意避光, 搅拌速度应适当以避免产生气泡。
3. 层析柱装柱时, 尽量使柱体均匀, 柱面平整, 无气泡、裂隙。
4. 上样时注意, 当柱顶缓冲液与凝胶平面相切时再加样品, 洗脱时, 当样品走至与凝胶平面相切时再加洗脱液。
5. 影响标记效率的其他因素还包括: 温度、反应时间、pH、荧光染料与蛋白的量等, 需注意控制。
6. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套。

