

产 品 说 明 书

TBE 缓冲液, 5×

产品货号: DZ8040

产品规格: 400 mL

储存条件

室温保存, 有效期见外包装。

无色液体, 0.22 μ m 膜过滤纯化。

使用方法

1×TBE 缓冲液配制: 800 mL 去离子水与 200 ml 5×TBE 缓冲液充分混匀。

产品介绍

我司 TBE 缓冲液以美国 Amresco 原装进口粉剂为原材料配制, 品质稳定。用于核酸分子琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳, 同时作为电泳缓冲液和凝胶制备缓冲液。

注意事项

1. 推荐用于小于 1500 bp RNA 和 DNA 电泳分离。
2. 凝胶制备和电泳使用新鲜的 1×TBE 缓冲液。
3. 室温条件下保存, 如果低温保存溶液, 可能会产生沉淀, 可摇晃或加热溶解。

产品信息

组分	5×浓度	组分分子量
Tris	445 mM	121.14
硼酸	445 mM	61.83
EDTA	10 mM	372.24

