

产品说明书

Western 免冰浴快速转膜液 (10×)

产品货号: W6174

产品规格: 500 mL

储存条件

室温保存, 有效期见外包装。

产品介绍

Western 免冰浴快速转膜液 (10×) 是一种缓冲能力更强、蛋白转膜更彻底、无需冰浴及转膜时间更短的湿转法转膜液。本产品安全无毒, 通常 30 min 可完成转膜过程, 且稀释成 1× 可重复利用 2-3 次。

限定稀释成 1×后, 每次使用 1000 mL 转膜液进行电转, 且重复利用 3 次情况下, 500 mL 试剂可以使用 15 次。

使用方法

1. 配制方法

1000 mL 快速转膜缓冲液 (1×): 100 mL Western 免冰浴快速转膜液 (10×) + 700 mL 去离子水 + 200 mL 甲醇。

2. 转膜条件

设定恒流 400 mA, <150 kDa 蛋白电转 30 min 可完全转印。

注: ① PVDF 膜使用前需要使用无水甲醇浸润 30 s 以上。

② 不同胶浓度不同转印蛋白大小转印时间需要摸索调整。

注意事项

1. 本产品仅限科研使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

