

Western Blot 抗体稀释液

产品介绍

该 Western Blot 抗体稀释液含有多种抗体保护剂，可增加抗体的活性和稳定性；不含有血清，具有极高的信噪比；不含生物素，对于生物素的检测较友好，兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗；可以减少抗体非特异性结合，同时提高实验的特异性和灵敏度。该产品可直接用于一抗/二抗的稀释，无需添加任何额外的试剂，适用于 Western Blot 实验。

应用范围

WB 抗体稀释

产品货号

W6173S /W6173

储运条件

2~8℃保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

高信噪比：不含有血清和生物素，会减少抗体的非特异性结合；
适用性广：兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗；
稳定性好：含有多种抗体保护剂，可增加抗体的活性和稳定性；
使用方便：该产品可直接用于一抗/二抗的稀释，无需添加任何额外的试剂。

产品组分

组分	W6173S	W6173
Western Blot抗体稀释液	10 mL	100 mL

注意事项

1. 本产品稀释和配制的抗体可以在 4℃保存和使用不少于 6 个月，并可重复使用，直至不能达到理想结果后丢弃。
2. 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。


自备材料

1. 耗材
15 mL EP 管
2. 试剂
抗体


操作步骤

根据实验需求，直接用本产品对抗体进行适当倍数的稀释。


实验效果图（图 1）

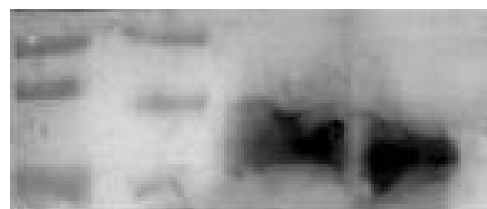


N*抗体稀释液

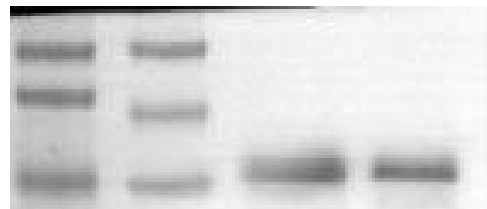

F*抗体稀释液

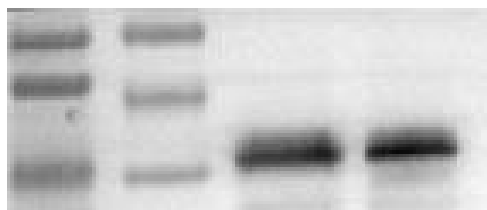

UE 抗体稀释液

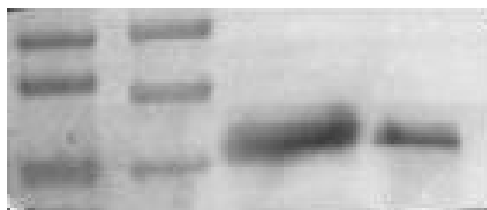

2.5%的脱脂奶粉

图 1 不同品牌抗体稀释液实验效果图

相关联产品

产品货号	产品名称
R6166	RIPA裂解液（强，无抑制剂）
W6001	Western及IP细胞裂解液
S6171	PAGE彩色快速凝胶制备试剂盒(10%)
S6172	PAGE彩色快速凝胶制备试剂盒(12.5%)
S6170	PAGE彩色快速凝胶制备试剂盒(7.5%)
S6177	PAGE彩色快速凝胶制备试剂盒(15%)
P6163	蛋白酶抑制剂混合液(EDTA-Free, 100×in DMSO)
S6168	SDS-PAGE蛋白上样缓冲液（变性，非还原，5×）
B6167	BCA蛋白定量检测试剂盒
B6169	BCA蛋白定量检测试剂盒（即用型）
H6161	HRP Goat Anti-Mouse IgG (H&L) (HRP羊抗鼠二抗)
H6162	HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H&L) (HRP羊抗兔二抗)
S6009	Super ECL Plus（超敏化学发光检测试剂盒）
S6008	Super ECL Prime（灵敏化学发光检测试剂盒）
S6010	Super ECL Star（特超敏化学发光检测试剂盒）
P6220	彩色预制蛋白Marker（25-400 kDa，四色）
P6221	彩色预染蛋白Marker（25-300 kDa，三色）
P8028	彩色预染蛋白Marker（10-250kDa，双色）
P6222	彩色预染蛋白Marker（10-250 kDa，三色）
P6223	彩色预染蛋白Marker（8-250 kDa，三色）
P6110	彩色预染蛋白Marker（10-180 kDa，三色）
P6224	彩色预染蛋白Marker（2.7-40kDa，三色）