

TBE 缓冲液，5×

产品介绍

本产品 TBE 缓冲液以美国 Amresco 原装进口粉剂为原材料配制，品质稳定。用于核酸分子琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳，同时作为电泳缓冲液和凝胶制备缓冲液。

应用范围

核酸电泳

产品货号

DZ8040

储运条件

室温保存，有效期见外包装；室温运输。

产品组分

组分	5×浓度	组分分子量
Tris	445 mM	121.14
硼酸	445 mM	61.83
EDTA	10 mM	372.24

产品信息

产品规格：400 mL；无色液体，0.22 μm膜过滤纯化。

注意事项

- 1. 推荐用于小于1500 bp RNA和DNA电泳分离。
- 2. 凝胶制备和电泳使用新鲜的1× TBE缓冲液。
- 3. 室温条件下保存，如果低温保存溶液，可能会产生沉淀，可摇晃或加热溶解。
- 4. 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作步骤

1× TBE缓冲液配制：800 mL去离子水与200 ml 5× TBE缓冲液充分混匀

同系列产品

产品货号	产品名称
DZ8023	PBS 缓冲液，1×
DZ8024	PBS 缓冲液，10×
DZ8036	TBST 缓冲液（10×
DZ8037	Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液，5×
DZ8038	Tris-甘氨酸缓冲液，5×
DZ8039	TAE 缓冲液，50×
DZ8040	TBE 缓冲液，5×
DZ8041	TBS 缓冲液，10×
DZ8042	pH8.0, TE 缓冲液
DZ8043	Tris-盐酸缓冲液，1M, pH 7.4
DZ8044	PBS 缓冲液，10×，PH6.8

相关联产品

产品货号	产品名称
S2009	GelstainRed™核酸染料，10,000×in water
S2019	Super GelBlue™核酸染料，10,000×in water
S2005	Super Page GelstainRed™核酸染料，10,000×in water
S2006	6×GelstainRed™Prestain上样缓冲液
S2025	3×GelstainRed™Prestain上样缓冲液升级款
A2015	琼脂糖