

MTSET 巯基反应染料

产品介绍

MTSET 是带正电荷的 MTS 试剂，可特异性与巯基反应形成二硫化物。MTSET 常用于检测乙酰胆碱受体通道、GABAA 受体通道和乳糖透性酶的结构。

应用范围

巯基反应染料

产品货号

M5003

储运条件

-20℃干燥避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

稳定性强：产品性能稳定，标记效果好；

批间差小：公司自研产品，批间差稳定。

产品组分

组分	M5003
MTSET 巯基反应	50 mg

产品参数


外观：可溶于 DMSO 或水的米白色固体

CAS 号：91774-25-3

分子式： $C_6H_{16}BrNO_2S_2$

分子量：278.23

分子结构图：

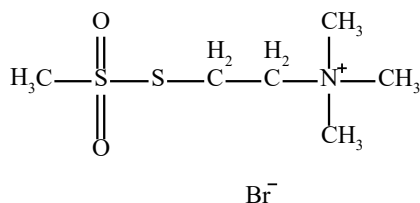

注意事项

- 使用前请将产品瞬时离心至管底，再进行后续实验。
- 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品和药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

自备材料

- 耗材
超滤管
- 试剂
(1) DTT
(2) PBS/Tris/HEPES
(3) DMSO

操作步骤

- 准备 10~100 mM 缓冲液 (PBS、Tris、HEPES) pH 值为 7.0~7.5；准备 10 mM 的染料储液。
- 蛋白变性处理；加入过量还原剂如 DTT 进行还原，通常还原剂：蛋白（摩尔比）=10：1 为最佳。
注：在变性结束后，需要过超滤管处理掉多余的还原剂。
- 加入过量的染料进行蛋白标记；染料：蛋白（摩尔比）=20：1，在搅拌蛋白的过程中，逐滴加入染料。
- 标记反应在室温下进行 2 h 或者 4℃过夜。
- 标记结束后，加入过量的谷胱甘肽，用于消耗多余的染料。
- 过超滤管做进一步的纯化。

同系列产品

产品货号	产品名称
M5003	MTSET 巯基反应染料
C5005	CPM 巯基反应染料
C5001	CPMTS 巯基反应染料